



Olympus SLIDEVIEW VS200 注意事项

1. 硬件开机后再开软件。关机时，先处理好样品，关软件后，再关硬件
2. 样品需保持干燥、洁净，以免污染物镜
3. 选择标准厚度载玻片和盖玻片，平稳放置在托盘上，防止损坏物镜
3. 托盘为精密装置，请平稳安置于台面上进行上样等操作，如有撞击或摔落，极易损坏
4. 荧光扫描注意控制曝光时间，请手动设置，否则荧光样品易淬灭
5. 扫描时注意保持台面平稳，勿碰撞台面
6. 可在离线数据工作站拷贝数据，无需 VS200 上机。必须使用**格式化的空 U 盘/硬盘**拷贝数据，防止电脑中毒
7. 数据请及时拷走，以防系统定期清理造成数据丢失。需要暂留请联系管理员
8. 下机后仪器未正常关闭，或未取出样品，请再次开机后再正确关闭仪器。如果重新预约产生费用，可在系统里申诉减免费用。
9. 填写使用记录，如实描述仪器状态。仪器有异常需立即报告管理员，追究上一使用人责任

注：以上注意事项需在培训记录中体现，如有违反，按设备中心规定处罚